

停電緊急時機器停止手順

電子味覚システム ASTREE



■通常シャットダウン手順

1. オートサンプラのキーボードを用いて、センサーヘッドを上限の位置まで上昇させる
2. Astree 本体とオートサンプラの電源を OFF にし、PC をシャットダウン
3. 参照電極に 3M KCl を入れたキャップをする
4. PC、Astree 本体、オートサンプラの電源ケーブルを電源コンセントから抜く

■緊急時停止手順

1. Astree 本体、オートサンプラの電源を OFF にする
2. PC、Astree 本体、オートサンプラの電源ケーブルを電源コンセントから抜く

■起動手順

1. 参照電極のキャップを取り外す
2. PC を起動
3. Astree 本体とオートサンプラの電源を ON にする
(本体、オートサンプラの起動手順は問わない)

問い合わせ先:

アルファ・モス・ジャパン株式会社

〒108-0073 東京都港区三田 1-3-33 三田ネクサスビル 8 階

Tel: 03-6275-1500 E-Mail: service@alpha-mos.co.jp